

## 4. 上皿てんびん

( )に適切な語句を入れるか、または選びなさい。

空の皿をのせた状態で針が左右に①(等しく)振れるように、調節ねじで調節する。

右に動かすと右の方が重くなる。

調節ねじ

■物体の質量のはかり方

分銅は②(重い・軽い)ものから順に置く

右ききの方は③(右・左)の皿に分銅を置くとよい

ピンセットを使う

■一定量の薬品のはかり取り方

薬包紙は④(片方・両方)の皿に置く

右ききの方は⑤(右・左)の皿に薬品をのせるとよい

片づけるときは、皿を⑥(一方に重ねる・取りはずす)

## 5. メスシリンダー

100 cm<sup>3</sup> 用

水面のへこんだところを、目分量で①(10)分の1まで読む。

②(62.0) cm<sup>3</sup>

## 6. ろ過

液は①(ガラス棒)を伝わらせて入れる。

ガラス棒はろ紙の②(重なった・重ならない)部分に当てる。

ろうとの先の③(短い・とがった)方をビーカーの壁につける。

ろうと台

ろ紙

ろうと

ガラス棒

## 7. 薬品の扱い方

[薬品でラベルが汚れないように]

ラベルを①(上・下)にして持つ。

出した薬品は戻さない。

においは手で②(あおぐ)ようにしてかぐ。

[安全のため]