


4. 上皿てんびん

() に適当な語句を入れるか、または選びなさい。

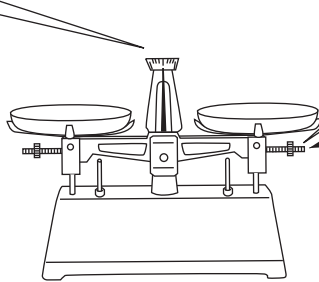

空の皿をのせた状態で
針が左右に①() 振れる
ように、調節ねじで調節する。



右に動かすと
右の方が重くなる。

調節ねじ

■物体の質量のはかり方

分銅は
②(重い ・ 軽い)
ものから順に置く

右ききの人
③(右 ・ 左)
の皿に分銅を置くとよい

ピンセット
を使う

■一定量の薬品のはかり取り方

薬包紙は
④(片方 ・ 両方)
の皿に置く

右ききの人
⑤(右 ・ 左) の
皿に薬品をのせるとよい

片づけるときは、皿を
⑥(一方に重ねる ・ 取りはずす)

5. メスシリンダー

100 cm³ 用



水面のへこんだ
ところを、目分量で
①() 分の1まで読む。

②() cm³

6. ろ過

液は①() を
伝わせて入れる。

ガラス棒はろ紙の
②(重なった ・ 重ならない)
部分に当てる。

ろうとの先の
③(短い ・ とがった)
方をビーカーの壁につける。

ろとう台


ガラス棒

ろうと

ろ紙

7. 薬品の扱い方

〔薬品でラベルが汚れないように〕

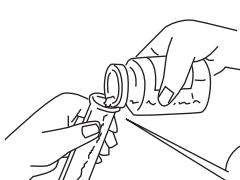

ラベルを
①(上 ・ 下)
にして持つ。

出した薬品は戻さない。

においは手で
②()
ようにしてかぐ。

〔安全のため〕

